

精度管理一覽

総合医療研究推進センター

作成：2015年10月

版番号：第1版

総合医療研究推進センター内で管理している機器一覧

	機器名	数量
1	冷蔵庫(治験薬保管用)	2
2	ディープフリーザー(治験薬保管用、検体保管用)	治験薬保管用:1 検体保管用:1
3	保温庫(治験薬保管用)	1
4	温度計	室温用:2 冷蔵庫用:2 ディープフリーザー用:2 保温庫用:1 冷凍庫用(検査部):1
5	身長計	1
6	体重計	3
7	体温計	10
8	血圧計	自動加圧式:4 手動加圧式:2 アネロイド:1
9	パルスオキシメータ	1

	型式	設置場所	設置場所の名称	庫内 設定温度	庫内 アラーム	おんどとり 略称	おんどとり アラーム
室温	—	—	治験薬保管庫/Soto	庫内空調	—	rmL(下部) rmU(上部)	高温:30.1℃以上 低温:14.9℃以下
冷蔵庫	薬用冷蔵ショーケース MPR-1014/SANYO	研究推進センター 治験薬保管庫	冷蔵庫/cool-a	5℃	高温:庫内設定+3℃→+8℃ 低温:庫内設定-3℃→-2℃ ※アラーム温度幅変更可能	cIA	高温:6.6℃以上 低温:2.9℃以下
	薬用冷蔵ショーケース MPR-1014/SANYO	研究推進センター 治験薬保管庫	冷蔵庫/cool-b	5℃		cIB	
デュープ リリーザ	超低温フリーザー MDF-C8V1/Panasonic	研究推進センター 治験薬保管庫	デュープフリーザー/reitou	-80℃	高温:庫内設定+10℃→-70℃ 低温:庫内設定-10℃→-90℃ ※アラーム温度幅変更可能	rtK	高温:-74.9℃以上 低温:-85.1℃以下
	超低温フリーザー MDF-C8V1/SANYO	研究推進センター 治験薬保管庫	デュープフリーザー/reitou-B	-80℃		rtK2	
保温庫	日立インキュベータ CRB-32A	研究推進センター 治験薬保管庫	保温庫/20℃	20℃	高温:庫内設定+3℃→23℃ 低温:庫内設定-3℃→17℃ ※アラーム温度幅変更不可	20C	高温:21.1℃以上 低温:18.9℃以下
検体保管	バイオメデイカル フリーザー SANYO MDF-US37	検査部	冷凍庫/-20℃検体	-30℃		reit	高温:-24.9℃以上 低温:-35.1℃以下

	型式	製造番号	設置日	保証期間	耐用年数	校正書 発行日	校正書 検査実施日	
冷蔵庫	薬用冷蔵ショーケース MPR-1014/SANYO	090197	2009/11/25	設置日より1年	—	—	—	
	薬用冷蔵ショーケース MPR-1014/SANYO	110187	2011/12/5	設置日より2年	—	—	—	
ディープ フリーザー	超低温フリーザー MDF-C8V1/Panasonic	130338	2013/8/8	購入日より1年	—	—	—	
	超低温フリーザー MDF-C8V1/SANYO	110445	2011/12/7	設置日より2年	—	—	—	
保温庫	日立インキュベータ CRB-32A	見えない	2009/9/1	密閉した機械部分 2年 その他 1年	—	—	—	
温度計 (室温)	おんどとり Jr. RTR-503	52BC3DB9	2015/4/3	—	—	2015/3/5	2015/3/6	
	おんどとり Jr. RTR-503	52BC3DBC	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/2/27	
温度計 (冷蔵)	おんどとり Jr. RTR-501	52B8154F	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/3/3	
	おんどとり Jr. RTR-501	52B8154D	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/3/3	
温度計 (冷凍)	おんどとり Jr. RTR-505	52C21C52	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/2/27	
	おんどとり Jr. RTR-505	52C21834	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/2/27	
温度計 (保温庫)	おんどとり Jr. RTR-503	52BC3DBD	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/2/27	
温度計 (冷凍・ 検査部)	おんどとり Jr. RTR-505	52C21C4B	2015/4/3	—	—	2015/3/6	2015/2/27	
身長 体重計	全自動身長体重計 AD-6228AP	021101	2011/9/29	購入日より1年	6年	—	—	法定点検 2013年11月 済み
体重計	ベッドサイドスケール AD-6121A	3A1508562	非購入 使用開始: 2013年9月	—	—	—	—	法定点検 2013年11月 済み
体重計	デジタル体重計 WB-260A	15090085	2015/9/29	購入日より1年	—	2015/9/17	2015/9/9	—
体温計	テルモ電子体温計C205 ET-C205S	14-C04A	2014/10/17	購入日より1年	4.5年	2014/10/28	2014/3/25	
血圧計	テルモ電子血圧計R800 ES-R800SZ	13-L19	2014/10/17	購入日より1年	4.5年	2014/10/28	2014/2/21	
血圧計	テルモ電子血圧計H55 ES-H55P	14-F04A0068	2014/10/17	購入日より1年	本体 4.5年 腕帯 1年	2014/10/28	2014/7/31	
血圧計	テルモ電子血圧計H55 ES-H55P	14-F04A0048	2014/10/17	購入日より1年	本体 4.5年 腕帯 1年	2014/10/28	2014/7/31	
血圧計	大型アネロイド血圧計 No.543 YAMASU	08C003	2008/6/13	購入日より10年	—	—	—	
パルス オキシメ ーター	パルスオキシメーター ゴーツ Model9570	501091329	2011/5/17	購入日より1年	3年(自己認証)	—	—	

冷蔵庫(治験薬保管用)	
名称 (メーカー・型番)	薬用冷蔵ショーケース MPR-1014/SANYO
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫(cool-a, cool-b)
設定温度(アラーム温度)	5℃ (高温:8℃以上 低温:2℃以下) ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	日常点検と記録の保存 ☒ 実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存 ☐ 実施している ☒ 実施していない (詳細:不具合時に機器メーカーによる点検及びメンテナンスを実施)

ディープフリーザー(治験薬保管用)	
名称 (メーカー・型番)	超低温フリーザー MDF-C8V1/Panasonic
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫(reitou)
設定温度(アラーム温度)	-80℃ (高温:-70℃以上 低温:-90℃以下) ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	日常点検と記録の保存 ☒ 実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存 ☐ 実施している ☒ 実施していない (詳細:不具合時に機器メーカーによる点検及びメンテナンスを実施)

ディープフリーザー(検体保管用)	
名称 (メーカー・型番)	超低温フリーザー MDF-C8V1/SANYO
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫(reitou-B)
設定温度(アラーム温度)	-80℃ (高温:-70℃以上 低温:-90℃以下) ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	日常点検と記録の保存 ☒ 実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存 ☐ 実施している ☒ 実施していない (詳細:不具合時に機器メーカーによる点検及びメンテナンスを実施)

保温庫(治験薬保管用)	
名称 (メーカー・型番)	日立インキュベータ CRB-32A
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫(20℃)
設定温度(アラーム温度)	20℃ (高温:23℃以上 低温:17℃以下) ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	日常点検と記録の保存 ☒ 実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存 ☐ 実施している ☒ 実施していない (詳細:不具合時に機器メーカーによる点検及びメンテナンスを実施)

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る

温度計(室温)	
名称 (メーカー・型番)	おんどとり Jr. RTR-503/ティアンドデイ製 製造番号:52BC3DB9
温度配信の名称	rmL2015 温度配信:あり
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫/Soto
設定温度(アラーム温度)	高温:30.1℃以上 低温:14.9℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存 ■実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存 ■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(室温)	
名称 (メーカー・型番)	おんどとり Jr. RTR-503/ティアンドデイ製 製造番号:52BC3DBC
温度配信の名称	rmU2015 温度配信:なし
設置場所	総合医療研究推進センター 治験薬保管庫/Soto
アラーム温度	高温:30.1℃以上 低温:14.9℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存 ■実施している (詳細:研究推進センター員による始業点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存 ■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(冷蔵庫)	
名称 (メーカー・型番)	おんどとり Jr. RTR-501/ティアンドデイ製 製造番号:52B8154F
温度配信の名称	CIA2015 温度配信:あり
設置場所	総合医療研究推進センター 冷蔵庫/cool-a
アラーム温度	高温:6.6℃以上 低温:2.9℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存 ■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存 ■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(冷蔵庫)	
名称 (メーカー・型番)	おんどとり Jr. RTR-501/ティアンドデイ製 製造番号:52B8154D
温度配信の名称	CIB2015 温度配信:あり
設置場所	総合医療研究推進センター 冷蔵庫/cool-b
アラーム温度	高温:6.6℃以上 低温:2.9℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等) ■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存 ■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存 ■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る

温度計(デープリーザー/治験薬保管用)		
名称 (メーカー・型番)		おんどとり Jr. RTR-505/ティアンドデイ製 製造番号:52C21C52
温度配信の名称		rtk2015 温度配信:あり
設置場所		総合医療研究推進センター デープリーザー/reitou
アラーム温度		高温:-74.9℃以上 低温:-85.1℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(デープリーザー/検体保管用)		
名称 (メーカー・型番)		おんどとり Jr. RTR-505/ティアンドデイ製 製造番号:52C21834
温度配信の名称		rtk22015 温度配信:あり
設置場所		総合医療研究推進センター デープリーザー/reitouB
アラーム温度		高温:-74.9℃以上 低温:-85.1℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(保温庫)		
名称 (メーカー・型番)		おんどとり Jr. RTR-503/ティアンドデイ製 製造番号:52BC3DBD
温度配信の名称		20C2015 温度配信:あり
設置場所		総合医療研究推進センター 保温庫/20℃
アラーム温度		高温:21.1℃以上 低温:18.9℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

温度計(冷凍庫/検体保管用)		
名称 (メーカー・型番)		おんどとり Jr. RTR-505/ティアンドデイ製 製造番号:52C21C4B
温度配信の名称		reit2015 温度配信:あり
設置場所		検査部 冷凍庫/-20℃検体
アラーム温度		高温:-24.9℃以上 低温:-35.1℃以下 ※非常電源接続
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、試験成績書、校正証明証) □なし
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細:研究推進センター員による週1回の点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	■実施している (詳細:1年毎に交換) □実施していない

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る

身長計		
名称 (メーカー・型番)		全自動身長体重計 AD-6228AP/エー・アンド・デイ
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	手順書に従った操作の実施	☒ 実施している ☐ 実施していない
	日常点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存	☐ 実施している ☒ 実施していない

体重計		
名称 (メーカー・型番)		全自動身長体重計 AD-6228AP/エー・アンド・デイ
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	☒ あり (取扱説明書、広島県計量協会による定期検査の認証印) ☐ なし
	手順書に従った操作の実施	☒ 実施している ☐ 実施していない
	日常点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 2年に1回の法令点検。次回2015年11月) ☐ 実施していない

体重計		
名称 (メーカー・型番)		ベッドサイドスケール AD-6121A/アー・アンド・デイ
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	☒ あり (取扱説明書、広島県計量協会による定期検査の認証印) ☐ なし
	手順書に従った操作の実施	☒ 実施している ☐ 実施していない
	日常点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 2年に1回の法令点検。次回2015年11月) ☐ 実施していない

体重計		
名称 (メーカー・型番)		デジタル体重計 WB-260A/TANITA
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	☒ あり (取扱説明書、校正証明書) ☐ なし
	手順書に従った操作の実施	☒ 実施している ☐ 実施していない
	日常点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) ☐ 実施していない
	定期点検と記録の保存	☒ 実施している (詳細: 2年に1回の法令点検) ☐ 実施していない

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る

体温計		
名称 (メーカー・型番)		テルモ電子体温計C205 ET-C205S ※電池交換不可
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、検査成績書) □なし
	手順書に従った操作の実施	■実施している □実施していない
	日常点検と記録の保存	□実施している ■実施していない
	定期点検と記録の保存	□実施している ■実施していない (耐用年数以内での買い換え)

血圧計		
名称 (メーカー・型番)		テルモ電子血圧計R800 ES-R800SZ
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、検査成績書) □なし
	手順書に従った操作の実施	■実施している □実施していない
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	□実施している ■実施していない (耐用年数以内での買い換え)

血圧計		
名称 (メーカー・型番)		テルモ電子血圧計H55 ES-H55P
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書、検査成績書) □なし
	手順書に従った操作の実施	■実施している □実施していない
	日常点検と記録の保存	■実施している (詳細: 研究推進センター員による始業点検を実施) □実施していない
	定期点検と記録の保存	□実施している ■実施していない (耐用年数以内での買い換え)

血圧計		
名称 (メーカー・型番)		大型アネロイド血圧計 No.543 YAMASU
設置場所		総合医療研究推進センター
機器管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	■あり (取扱説明書) □なし
	手順書に従った操作の実施	■実施している □実施していない
	日常点検と記録の保存	□実施している ■実施していない
	定期点検と記録の保存	□実施している ■実施していない

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る

パルスオキシメーター		
名称 (メーカー・型番)	パルスオキシメーター ゴーツーModel9570/スター・プロダクト	
設置場所	総合医療研究推進センター	
機器 管理	測定、保守点検に関する手順書 (取扱説明書、校正書等)	☒ あり (取扱説明書) ☐ なし
	手順書に従った操作の実施	☒ 実施している ☐ 実施していない
	日常点検と記録の保存	☐ 実施している ☒ 実施していない
	定期点検と記録の保存	☐ 実施している ☒ 実施していない (耐用年数以内での買い換え)

※始業点検は土日、祝、年末年始等以外の勤務日に限る